

# Figyelmeztetés

Köszönjük, hogy megvásárolta mikroszkópunkat. Reméljük, hogy a termékkel használata során elégedett lesz. Kérjük első használat előtt részletesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, melyből részletes információt kaphat a termék működésével, használatával és kezelésével kapcsolatosan.

Az alábbi figyelmeztetéseket kérjük olvassa el alaposan és a saját érdekében minden körülmények között tartsa be:

- a) **A mikroszkóp csakis és kizárólag mikroszkópos megfigyelésekre használható. Ne használja más célokra.**
- b) **Kérjük ne szerelje szét a mikroszkópot, ellenkező esetben megsérülhetnek egyes alkatrészei. Amennyiben valami problémát észlel, melyet nem tud megoldani, kérjük vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével.**
- c) **Ne érjen hozzá a mikroszkóp optikai elemeinek (objektív, okulár) felületéhez. Ellenkező esetben az ujjlenyomat jelentősen befolyásolhatja a látott képet.**
- d) **A termék használata 0°-40° között ill. 85%-nál kisebb páratartalom esetén javasolt. Ettől eltérő körülmények kárt tehetnek a mikroszkópban.**
- e) **A mikroszkóp érzékeny optikai/mechanikai eszköz ezért ne tegye ki sugárzó hőnek, túlzott rázkódásnak vagy más erős külső behatásnak.**

## Használati útmutató

### 1. Elhelyezés

Mielőtt használná a mikroszkópot, kérjük gondoskodjon a műszer megfelelő elhelyezéséről, stabil alátámasztásáról. Használat közben óvja a mikroszkópot a durva külső fizikai behatásoktól. Az elegendő fény mennyiségről a beépített lámpán túl pl.: asztali lámpa segítségével gondoskodhat.

### 2. A rendeltetésszerű megfigyelés módja

Helyezze a megfigyelni kívánt tárgyat a mikroszkóp tárgyasztalának közepére. Ha kívánja, rögzítse a tárgyat a rögzítőkarok segítségével.

Kapcsolja be a mikroszkóp lámpáját.

Nézzen bele a binokuláris betekintőbe, majd állítsa be az okulárok szemtávolságát úgy, hogy egyöntetű, szabályos kör alakú látómezőt lásson.

A képélesség beállításához csavarja el a megfelelő irányba a fókuszírozó kereket.

### 3. Megvilágítás

Vegye ki az okulárokat a kihuzatból majd fordítsa fejjel lefele a mikroszkópot. Az elemtartó tok a mikroszkóp talp részében található. Nyomja le a zárófület majd távolítsa el az elemtartó fedelét. Helyezze be az elemeket a polaritásnak megfelelően úgy, hogy az elemtartó rugó az elem negatív végéhez csatlakozzon. Helyezze vissza az elemtartó tok fedelét, majd fordítsa a talpára a mikroszkópot és helyezze vissza az okulárokat. Az ON/OFF gomb segítségével kapcsolhatja be és ki a mikroszkóp LED megvilágítását.